

Zum Anschluss des VE-Wasser-Aufbereitungsgerätes WA 500 mit oder ohne Kaskadenverrohrung KV zwischen 2 Spülwannen oder für eine Spülwanne werden die entsprechenden Anschlusssätze mitgeliefert. Die Montage ist nach den zutreffenden Abbildungen vorzunehmen. Der Überlauf-Anschluss an der Spülwanne muss höher liegen als der Zulauf an der WA 500. Der eigene Spülwasser-Aufbereitungskreislauf der WA 500 ist fertig verrohrt (siehe Bedienungsanleitung), er muss lediglich an die Spülwanne(n) angeschlossen werden:

Abb. 1 mit Kaskadenverrohrung KV

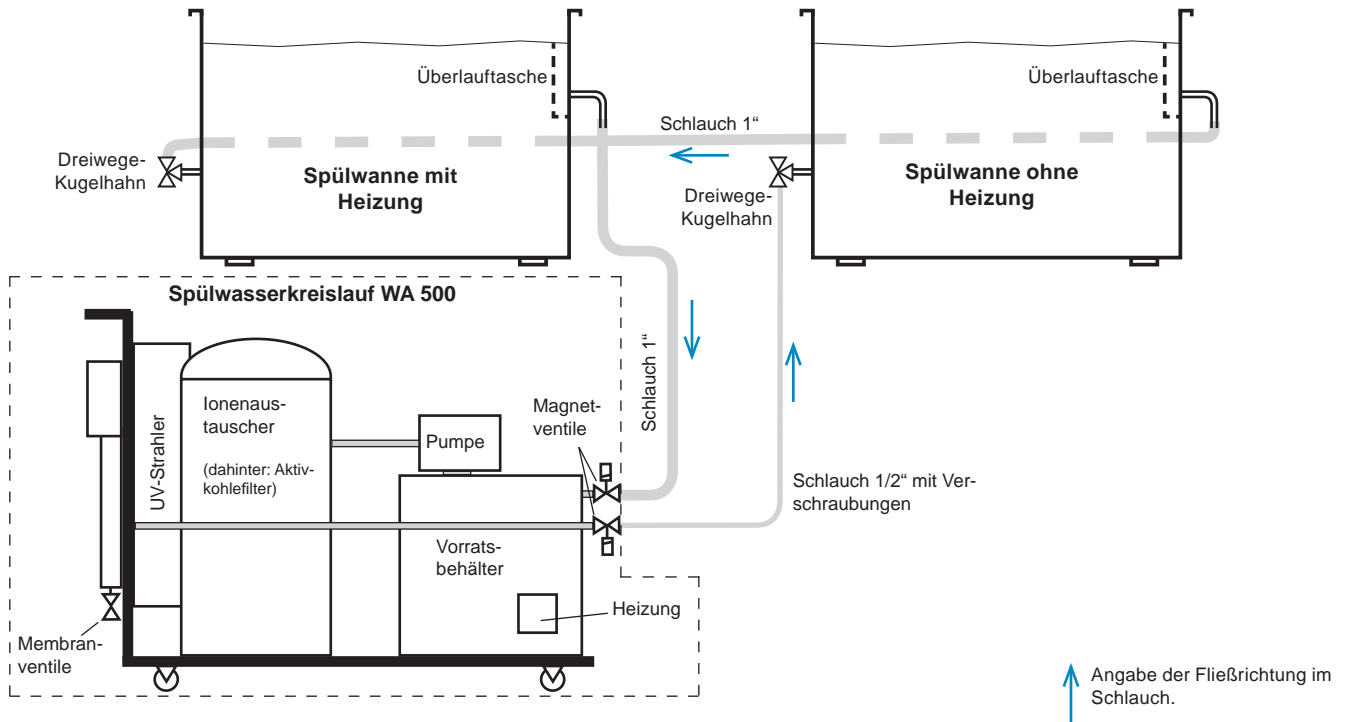


Abb. 2 ohne Kaskadenverrohrung KV

